

Toxoplasma gondii (ME 49)

Protocolo:

1 cérebro – 1.000 cistos, diluir para 200 cistos/ml
Inóculo 20/30 cistos por camundongo
Seringa de insulina (1 ml)
Agulha 25x8
Esperar 1 mês ou mais após o inóculo para ser feito novamente o repique

Repique do cisto:

Retirar o cérebro do camundongo
Colocar em seringa 5ml com 3 ml de PBS ou Salina
Passar pela seringa 2 ou 3 vezes
Contagem: colocar 25 μ l sobre lâmina e lamínula
Animais: C57; Swiss; CBA/J

OBS: Nunca usar o Balb C, pois este não desenvolve cistos cerebrais.